



龙腾电子
LONGTENG

LONGTENG ELECTRONICS CO., LTD.

JD系列电子天平

A II 版使用说明书



标志为沈阳龙腾电子有限公司注册商标，版权所有。

目 录

一、	简介	1
1.1	注意事项	1
1.2	天平特点	1
1.3	电子天平技术参数	2
二、	安装	5
2.1	安装清单	5
2.2	安装环境	5
2.3	天平外观示意图及部件名称	6
2.4	秤盘组件的安装	6
2.5	调整水平	7
2.6	连接电源	7
三、	天平的应用	7
3.1	认识天平	7
3.2	基本称量	8
3.3	容器称量	9
3.4	计件称量	9
3.5	百分比称量	9
四、	参数设置及命令控制	10
4.1	参数设置	10
4.2	命令控制	11
五、	校准操作	12
5.1	校准原因	12
5.2	自动校准	12
5.3	半自动校准	13
六、	RS-232 接口	13
6.1	技术参数	14
6.2	输出方式	14
6.3	天平与外部设备的连接	15
七、	维护与保养	15
八、	故障与排除	17
九、	保修	17
十、	装 箱	18

一、 简介

首先对您购买我公司的产品表示感谢。使用说明书中详细介绍 JD 系列电子天平的安装说明、操作方法及维护保养等方面的内容，为了您更好的使用该系列产品。请在使用前仔细阅读此说明书。

1.1 注意事项

1. 本说明书以 JD200-4 为例进行说明。
2. 为确保天平称量更精准，请将天平通电预热 30 分钟后使用。
3. 天平应放置在稳定且水平的工作台面上
4. 天平使用时必须将天平调整至水平状态。
5. 称量重物时，应轻拿轻放，不要冲击秤盘。如有严重冲击可能会导致天平机械系统不能回复原位。
6. 称量液体时，不要让液体流入天平内部。
7. 天平使用后，请关闭称量室玻璃门，使用防尘罩遮盖天平。

1.2 天平特点

1. 多种称量单位，并可为客户定制单位。
2. 计件称量，方便客户应用，可以选择不同计件基数进行计件校准。支持百分比称量。
3. 标准的 RS232 接口，方便用户外接打印机、电脑等外界设备
4. 支持打印键控制数据输出，和命令控制数据输出，方便外设数据采集。
5. 白色背光 LCD 屏幕显示，清晰醒目。

1.3 电子天平技术参数

表 1

型 号	JD500-2	JD1000-2	JD2000-2	JD3000-2	JD4000-2	JD5000-2
量 程	500g	1000g	2000g	3000g	4000g	5000g
校准砝码	500g	1000g	2000g	2000g	4000g	5000g
传感器	电磁力传感器					
最小读数	0.01g					
重复性误差	±0.01g					
四角误差	±0.02g					
线性误差	±0.02g					
稳定时间	约 3s					
秤盘尺寸	Φ160mm					
称量室尺寸	无					
外型尺寸	335×205×100mm					
校准方式	外部自动校准(无标配砝码)					
净 量	5kg					
接口	RS232					
电 源	DC15V 1A 功耗≤20W					

表 2

型 号	JD100-3	JD200-3	JD300-3	JD400-3	JD500-3	JD1000-3
量 程	100g	200g	300g	400g	500g	1000g
校准砝码	100g	200g	200g	400g	500g	1000g
传感器	电磁力传感器					
最小读数	0.001g					
重复性误差	$\pm 0.001\text{g}$					
四角误差	$\pm 0.002\text{g}$					
线性误差	$\pm 0.002\text{g}$					
稳定时间	约 3s					
秤盘尺寸	$\Phi 90\text{mm}$					$\Phi 160\text{mm}$
称量室尺寸	175x175x185mm					
外型尺寸	335x205x295 mm					
校准方式	全/半自动校准 JD1000-3(无标配砝码)					
净 量	6.7kg					
接口	RS232					
电 源	DC15V 1A 功耗 $\leq 20\text{W}$					

表 3

型 号	JD100-4	JD110-4	JD200-4	JD210-4
量 程	100g	110g	200g	210g
校准砝码	100g	100g	200g	200g
传感器	电磁力传感器			
最小读数	0.0001g			
重复性误差	$\leq \pm 0.0002g$			
四角误差	$\leq \pm 0.0003g$			
线性误差	$\leq \pm 0.0003g$			
稳定时间	<5s			
秤盘尺寸	Φ90mm			
称量室尺寸	175x175x185mm			
外型尺寸	335x205x295 mm			
校准方式	全/半自动校准			
净 量	6.7kg			
接口	RS232			
电 源	DC15V 1A 功耗 $\leq 20W$			

尾标有“A”的为全自动校准天平，内部内置了标准砝码。表中没有单独标注。

上述指标测试条件为室温 20℃、无气流扰动、无尘干燥的实验平台条件下测试。

二、 安装


2.1 安装清单

序 号	内 容	数 量
1	天平主体	1 台
2	秤盘	1 个
3	盘托	1 个
4	防风环（部分型号）	1 个
5	防尘盘（部分型号）	1 个
6	电源适配器	1 个

2.2 安装环境


电子天平在一般条件的实验室和工作间即可获得可靠的称量结果。但选择正确的安放环境能够提高工作效率和测量结果的准确性。

- 1、天平应放置在稳定且水平的工作台面上
- 2、尽量避免温差波动较大、气流波动、过度潮湿、电磁场、阳光直射、灰尘大、振动等环境。
- 3、最佳的安置地点：避风的角落、稳定的大理石台面、尽可能的远离房门、窗、散热器以及空调装置的出风口。

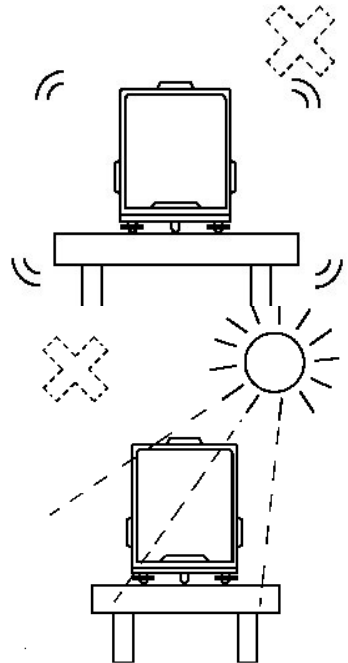


2.3 天平外观示意图及部件名称

JD-2 系列

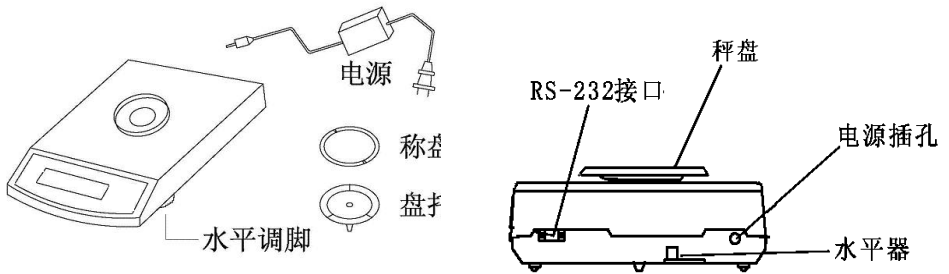


JD-3 系列 JD-4 系列

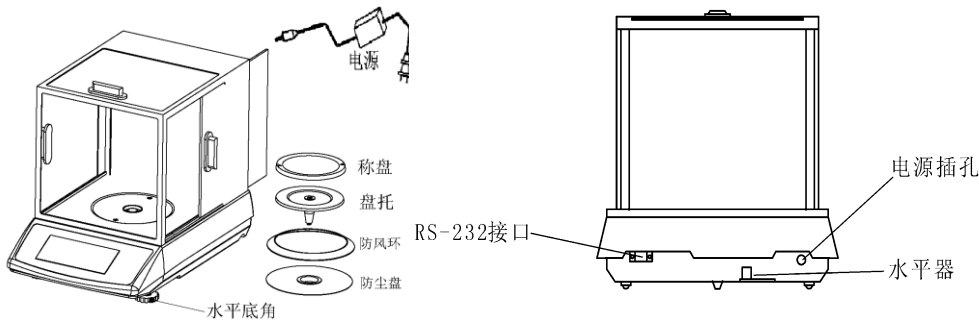

2.4 秤盘组件的安装

按称盘、盘托、防风环、防尘盘顺序组装秤盘组件，将称盘组件安装在称盘安装柱上。

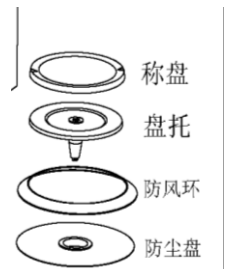

2.5 调整水平

天平配有水平泡和两只水平调节脚，以弥补称量操作台上的细微不平整对称量结果的影响。将水平泡中的气泡调至中央，天平就能完全水平。注意：每次移动天平时，都应该调节水平。

2.6 连接电源


确认电子天平电源适配器输入电压范围适合于您所用的供电电压。

先将电源适配器的电源插头连接到天平背后的插孔上，然后将电源适配器连接到电源插座上。

三、天平的应用

3.1 认识天平

3.1.1 操作面板图示(LCD 显示屏)

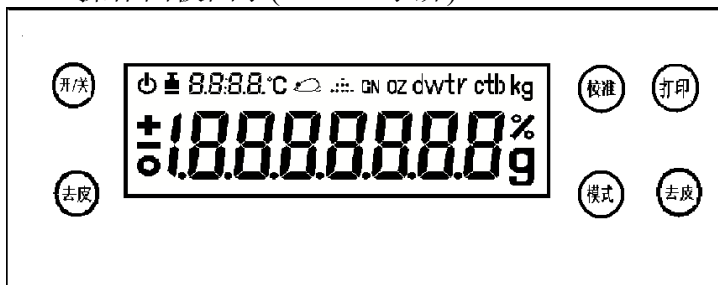

按键和显示位置如图

【开/关】键：开关显示作用

【打印】键：打印功能按键，命令操作模式下，每按一次该功能键，输出一组当前重量数据。

【模式】键：单位转换快捷键、参数设置时，选择参数按键。

【校准】键：校准功能


【去皮】键：天平去皮/除皮功能，允许全量程去皮操作

【去皮】+【去皮】组合按键：开启或关闭背景光快捷按键

3.1.2 单位转换与称量方式选择

本产品为用户提供了四种国际常用的质量单位转换和两种称量方式。均用【模式】键进行转换。每按一次【模式】键，就转换一种质量单位或一种称量方式。

支持多种质量单位和两种称量方式

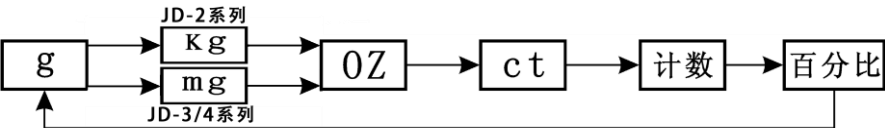

3.1.3 显示说明

序 号	显示标识	注 解
1	CAL--0	校准零点时提示信息
2	CALXXX	加载相应的校准砝码
3	CAL—End	校准结束
4	Err0	校准时零点错误
5	Err1	校准时全量错误
6	E	重物超过天平最大限定值
7	-E	重物低于天平最小限定值
8		天平正在处理数据

3.2 基本称量

3.2.1 准备步骤

- 1、每次通电之后，为达到最佳的称量效果，应该将天平预热至少 30 分钟。
- 2、保持秤盘清洁，按【开/关】键天平将显示 0.0000g。
- 3、校准天平。（参见校准章节）
- 4、如果需要其他单位称量，或者其他称量方式，按【模式】键调整显示数据为其他单位或其他称量方式数据。天平显示屏下方的三角号指示出其他单位或者称量方式。

3.2.2 称量步骤

- 1、拉开天平称量室门，将待测物体轻轻放到秤盘中央，然后将称量室门轻轻关上，显示面板“稳定”上方的三角号代表稳定符号，稳定符号出现后并保持不变时，表示数据稳定，当称量数据稳定后读取数据。无称量室的，忽略称量室操作。
- 2、打开称量室门取出物体，等待天平回归零点，天平显示 0.0000g 并稳定后，继续进行下一次称量；如果不再继续称量，则关闭称量室门，避免灰尘浸入天平内部。无称量室的忽略称量室的操作步骤。

3.3 容器称量

1. 将容器放在秤盘上。
2. 等待稳定指示符出现后按【去皮】键去皮，天平将显示 0.0000g。
3. 将待测物体放在容器内。
4. 等待稳定指示符出现后，读取待测物体的重量。

3.4 计件称量

- 1、按照系统参数表选择样品数量
- 2、按【去皮】键，等待天平稳定后显示 0.0000g
- 3、按【模式】键将天平调整到计数模式状态。
- 4、将样品放在秤盘中央，并关闭称量室门。
- 5、按【校准】键，天平系统将会对样品按照 C2 参数进行采样。
- 6、采样结束后，天平按照 C2 参数显示样品数量，移除样品，等待天平回零稳定后，用户可以进行计件称量操作。

注意：样品数量的可读最小值不能小于天平的最小分辨率。

3.5 百分比称量

- 1、按【去皮】键，等待天平稳定后显示 0.0000g
- 2、按【模式】键将天平调整到百分比称重状态。
- 3、将样品放在秤盘中央，并关闭称量室门。
- 4、按【校准】键，天平系统将会以此样品为参照物作为 100.00%的基础值，

5、成功采样后，天平显示 100.00%。移除样品，等待天平回零稳定后，用户可以进行百分比称重操作。

注意：样品数量的可读最小值不能小于天平的最小分辨率。

四、 参数设置及命令控制

4.1 参数设置

- ▶ 按【开/关】键关显示；
- ▶ 显示待机符（屏下方三角号循环显示）
- ▶ 连续按两次【打印】键将显示“Cx—y”；
注：x 代表第 x 号 C 参数，y 为当前 C 参数下的功能号。
- ▶ 按【打印】键改变 C 参数，即 x 值。
- ▶ 按【模式】键改变功能号 y 的值。
- ▶ 在所有参数设定完后，按【去皮】键关显示，并存储当前设定的参数。再按【开/关】键开显示时，天平就处于新的设定参数功能下。

Cx	Cx—y	意义
C1：自动校准	*C1—0	全自动校准
	C1—1	取消全自动校准
C2：计数称量方式 状态基础样品 数据选择	*C2—0	数量 10 作为基础样品数量
	C2—1	数量 20 作为基础样品数量
	C2—2	数量 50 作为基础样品数量
	C2—3	数量 100 作为基础样品数量
	C2—4	数量 1000 作为基础样品数量
C3：零点跟踪	C3—0	无零点跟踪状态
	*C3—1	有零点跟踪
	C3—2	厂家调试、用户不可用
C4：串口波特率选择	*C4—0	2400bps
	C4—1	1200bps
	C4—2	4800bps
	C4—3	9600bps
C5：数据输出方式	C5—0	回零稳定输出
	C5—1	稳定输出

选择	*C5—2	命令控制输出	
	C5—3	连续输出	
C6: 按键声音	*C6—0	无	
	C6—1	有	
C7: 抗干扰程度	C7—0	灵敏	
	*C7—1	低	
	C7—2	中	
	C7—3	高	
C8: 上电字幕 显示	*C8—0	有	
	C8—1	无	
C9: LCD 屏 背光控制	C9—0	默认开启	开机状态, 按【去皮】+【去皮】键, 可关闭或开启背光
	*C9—1	默认关闭	
	C9—2	#	
#C10: 检重测 量	*C10—0	设定区间内检重报警, 包含极限值。	
	C10—1	设定区间外检重报警, 不包含极限值	
#C11: 称量状 态选择	*C11—0	标准称量	
	#C11—1	密度称量	
	#C11—2	统计称量	
#C12:动物称 量取样数据	*C12—0	100	
	C12—1	200	
	C12—2	300	

C1 参数针对尾标带有“A”的天平适用。

#: 此标记属于预定功能, 依据客户需求提供。

*: 为出厂默认状态

4.2 命令控制

天平可以通过串口通信线与外设连接, 接受外设发出的命令, 并依据命令执行类似于按键的操作。

天平成功接收到指令后, 立刻回发所接收到的指令给外接设备, 通知外接设备已成功响应指令; 如果指令错误将回发“Err”信息给外接设备, 表示接到无效指令。

有效指令如下:

- ① O <CR> <LF> 开 / 关指令。与天平上的【开/关】键功能相同 (4F 0D 0A);

- ② T <CR> <LF> 去皮指令。与天平上的【去皮】键功能相同（54 0D 0A）；
 - ③ C <CR> <LF> 校准指令。与天平上的【校准】键功能相同（43 0D 0A）；
 - ④ M <CR> <LF> 模式指令。与天平上的【模式】键功能相同（4D 0D 0A）；
 - ⑤ P <CR> <LF> 打印指令。与天平上的【打印】键功能相同。只要天平接到这一指令，就会向外部设备输出一组当前重量数据（50 0D 0A）；
- <CR> <LF> 意义如下：
<CR>：回车符（0D）
<LF>：换行符（0A）

五、 校准操作

5.1 校准原因

电子天平是基于“电磁力平衡原理”设计制造的。在诸多对其精度可能产生影响的因素中，地心引力的影响最为突出。不同地域，不同的地心引力造成天平测量误差。需要校准天平以消除这些误差。

电子天平长时间使用后，由于温度、湿度、摆放、操作等因素的影响，可能使天平产生微小误差，需要校准天平以消除这些误差。

新购进天平或调整摆放位置后，必须调整天平水平并重新校准。

5.2 自动校准

此功能针对全自动校准天平有效。
参数设置为 C1-0.

5.2.1、一键自动校准，清空秤盘，关闭称量室门，天平显示 0.0000g，按【校准】键，天平将会自动进行校准操作，最后重新显示 0.0000g 后，校准完成。

5.2.2、全自动校准，系统将会随着时间的变化，随着温度的变化，主动的在适当的情况下执行自校准操作。

5.3 半自动校准

半自动校准天平 and 全自动校准天平设置为半自动校准 (C1-1) 适用。

- ▶ 清空秤盘，天平显示 0.0000g。
- ▶ 按【校准】键，闪烁显示“CAL 0”大约 3 秒以后显示“CAL200”。
- ▶ 打开称量室门，轻轻加载标准的 200g 砝码到秤盘中心，关闭称量室门。
- ▶ 按【去皮】键，“CAL200”闪烁显示，系统等待数据采样完毕。显示“-End-”。
- ▶ 约 2 秒后显示“200.0000”或砝码真值。
- ▶ 将砝码取下，显示“0.0000”。

如果校准结果显示的重量值与砝码值偏差大于 ± 1 ，建议重新校准，直到校准结果与砝码值偏差在 ± 1 之内。

在校准过程中，如遇到显示“Err1”，表示天平无法校准。原因是校准砝码错误太大。请选用正确的砝码校准。在使用了正确的砝码后，仍然显示“Err1”，请联系生产厂家指定的维修部门进行处理。

六、 RS-232 接口

用户在使用天平的过程中，有时需要将称量数据通过打印机打印出来或输入计算机或其他外部设备。为了满足用户的需求，我们在 JD 系列多功能高精度电子天平上安装了 RS-232C 或 USB-B 型数据通信接口。

其中 RS-232C 为标配接口，USB-B 型接口为按要求改制。

6.1 技术参数

波特率：1200，2400，4800，9600

数据位：8

校验位：无

停止位：1

起始位：1

输出码：ASCII 码

数据输出格式：：FXXXX.XXXXXKKK<CR> <LF> 代表意义如下：

“F”：符号位 “+” 或者 “-” 号

“X”：0—9 的重量数据

“.”：小数点

“K”：预留的三位称量单位符号，右对齐，不足三位的用空格

补充

<CR>：回车符

<LF>：换行符

如数量数据为+10.0000g 的值经过串口的数据格式为：+0010.0000

g<CR><LF>

稳定数据输出与非稳定数据输出判定方法：当非稳定重量数据输出的时候，数据串中的无单位指示位，“KKK”三位均为空格，当有稳定数据输出的时候将会输出单位信息。

其它的数据输出格式可按着用户要求订做，本说明书中不另作说明。

6.2 输出方式

1、回零稳定输出方式

在回零稳定输出方式中，每次称量样品时，称盘必须空载。当显示稳定的零值时，放上样品。当显示值稳定时，就输出一组数据。参数设定为 C5-0。

2、稳定输出方式

在稳定输出方式中，数据输出不取决于其他任何条件，当称量值稳定（显示稳定符）时，就输出一组数据。在这种方式中，可以输出去皮

后再称的样品本身的重量，也可以输出连同皮重或样品累加的总重量值。参数设定为：C5-1。


3、连续输出方式

在连续输出方式中，天平每隔约 0.3s 固定向外接设备发送重量数据。参数设定：C5-3。

4、打印键输出方式/命令控制输出

打印键输出方式中，只有按天平的打印键时或接收外设打印命令时，天平输出一组当前称量数据。参数设定：C5-2 。

6.3 天平与外部设备的连接

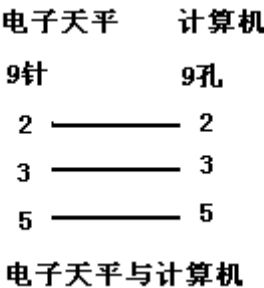

七、 维护与保养

电子天平是精密电子计量仪器，需要经常保养和维护。

1. 经常对电子天平进行校准，保证其天平灵敏度处于最佳状态。
2. 不得使用尖锐物或者表面粗糙的棍状物（如铅笔、圆珠笔等）触动按键。
3. 注意不要让物体从高处掉落到称盘上，以免损伤称量机构。
4. 不要将天平长时间地暴露在高温度或有粉尘的环境下。
5. 经常保持天平室内的环境卫生，更要保持天平称量室的清洁，一旦物品撒落应及时小心清除干净。
6. 天平用完后，最好将其罩上，以防灰尘侵入。
7. 长期不用天平时，应暂时收藏为好。
8. 如果电子天平出现故障，应及时检修，不可带病工作。
9. 操作天平不可过载使用，以免损坏天平。

10. 保持天平清洁、干燥。

清洁时的注意事项

1. 清洁前，应将电源线拔下。
2. 不得使用带有腐蚀清洁剂（如溶剂一类的东西）。可用一块湿的不起毛的软布沾些 中性洗涤剂（如肥皂）进行清洁。
3. 清洁时注意不要让水滴入天平内。
4. 清洁完时，用一干燥不掉毛的软布将天平擦干。

八、 故障与排除

故障	原因	排除
无显示	没有电源 保险丝坏了 AC/DC 适配器损坏	插上电源线 更换保险丝 更换电源变压器 更换后立即又坏，应送维修部门修理
显示值不稳定	工作环境不好 称量室门没有关紧 秤盘和天平壳体之间夹有异物或刮碰 电源不稳定，超出允许值 称量物本身不稳定（如吸收水分或者蒸发）	改善工作环境避开震动和气流干扰 关紧防风门 取出异物，转动秤盘防止刮碰 外接入 220V 交流电源稳压器
显示值与实际重量不符	天平没有校准 称量前没有清零 没有调好水平	校准天平 按去皮键清零 用水平脚调好水平

九、 保修

本公司产品保修期一年（从售出之日算起）。保修期内，用户可凭保修卡，商业发票对有质量问题的产品实行更换或免费维修。属下列情况之一者除外：

- 1. 保修期已过。
- 2. 因用户自己的过失而造成天平损坏。
- 3. 用户未按用户手册规定操作而造成天平损坏。
- 4. 由于天平暴露在具有放射性或腐蚀性物质的环境中而造成天平损坏。

5. 用户擅自拆开天平或由非经沈阳龙腾电子有限公司委派的维修人员修理而造成的天平损坏。

十、 装 箱

序号	内容	数量
1	天平主体	1
2	秤盘	1
3	盘托	1
4	电源适配器	1
5	用户手册	1
6	保修卡	1
7	合格证	1
8	擦拭布	1
9	防风环（部分型号）	1
10	防尘盘（部分型号）	1



辽制 00000131 号

如有技术变更 恕不另行通知



沈阳龙腾电子有限公司
LONGTENG ELECTRONICS CO.,LTD.



地址：沈阳市沈北新区沈北路 76-16 号

电话：400-024-6345 024-86520895

传真：024-86376195

版本：A II 1911 版